

JT 桌上型除振台

! 使用前請遵循本說明之安裝步驟作業時，請注意安全


1 確認安裝位置

檢查配件，並將除振台放至安裝位置。




2 安裝儀器設備

將儀器設備放置於除振台上，連接PU空壓管至進氣口，並安裝過濾調壓閥。

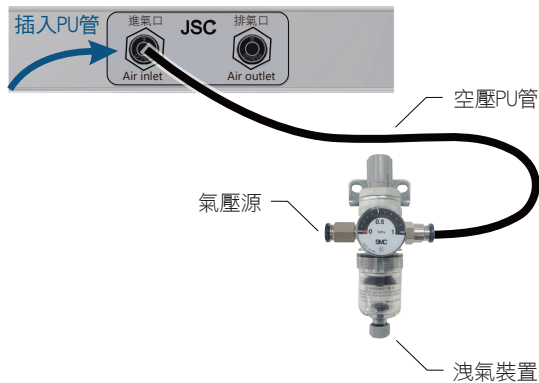


4 調整高度與水平

① 使用內六角板手並依貼紙所示氣墊的對應位置進行調整，順時針為昇高，逆時針為降低。

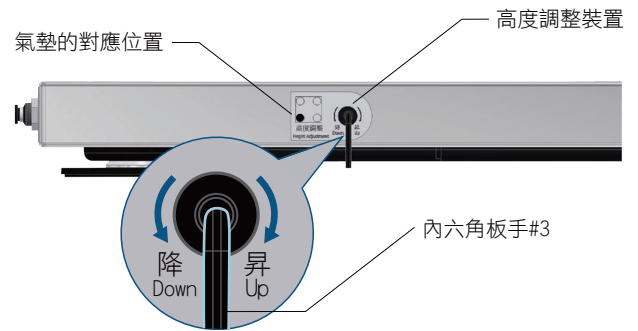


② 使用水平尺來檢示除振台的水平，由高度較高的氣墊開始調整，使台面達到水平，建議使用高度為58mm。

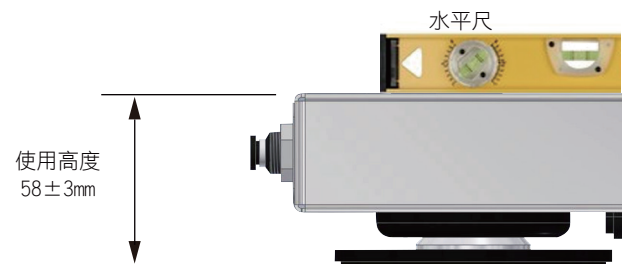

3 調整過濾調壓閥

開啟過濾調壓閥，調整氣壓至4.5kg/cm²。

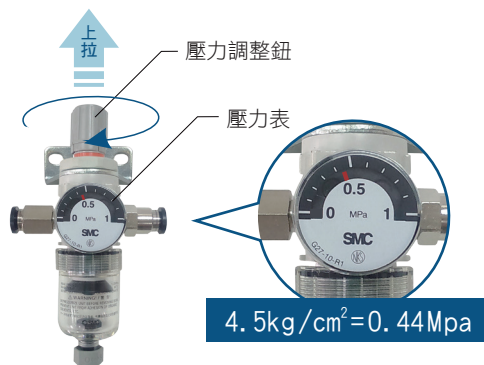

Step:

1. 向上拉起壓力調整鈕，順時針旋轉，調至所需壓力。
2. 完成後，可下壓調整鈕固定。
3. 若超過氣壓量，可逆時針旋轉調整鈕，降低氣體壓力。

! 注意事項

- 移動設備前請先排氣：降低高度，直至鋁質承載座被遮蔽。
- 禁止直接拔除PU空壓管來進行排氣，此作法將導致零件損壞！
- 每月觀察過濾調壓閥的內壓是否正常、積水需排除。

